

Το Καταγραφικό Θερμοκρασίας Haier HETL-01 είναι ένα αυτόνομο και φορητό ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής θερμοκρασίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση και την καταγραφή της θερμοκρασίας σε χώρους αποθήκευσης εμβολίων και φαρμάκων.

Το συγκεκριμένο καταγραφικό μπορεί να τοποθετηθεί σε ψυγεία και ψυκτικούς θαλάμους αποθήκευσης των εμβολίων. Τα δεδομένα καταγραφής μπορούν να προβληθούν και να ληφθούν μέσω τοποθέτησής του σε οποιαδήποτε θύρα USB ενός Η/Υ και μπορούν να εξαχθούν για τη δημιουργία διαγραμμάτων θερμοκρασίας.



HETL-01

Είναι ειδικά σχεδιασμένο για την παρακολούθηση των θερμοκρασιών αποθήκευσης εμβολίων σε συνθήκες 2 - 8°C, ενώ είναι παράλληλα εξοπλισμένο με οπτικό συναγερμό υψηλής / χαμηλής θερμοκρασίας σύμφωνα με τα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Έχει ικανότητα εγγραφής δεδομένων θερμοκρασίας για περισσότερες από 30 ημέρες, με διάστημα εγγραφής ανά 6 λεπτά, ενώ τα παλαιότερα δεδομένα αντικαθίστανται αυτόματα από τις νέες καταγραφές όταν ο χώρος εγγραφής είναι πλήρης.

Συστήνεται η ρύθμιση της λειτουργίας του ψυγείου σε θερμοκρασία +4°C έως +5°C αν αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη φύλαξη των εμβολίων. Η τοποθέτηση του καταγραφικού εντός του ψυκτικού θαλάμου, θα πρέπει να γίνεται σε σημείο που δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τα τοιχώματα και τη μονάδα ψύξης ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή αποτύπωση της θερμοκρασίας!!!

Σχηματική Απεικόνιση Προϊόντος



Βάση Στήριξης
Για τοποθέτηση
σε Ράφια Ψυγείων

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| ① Διασύνδεση USB | ④ Τσιμούχα Ασφαλείας |
| ② Διαφανές Κάλυμμα | ⑤ Πλήκτρο Λειτουργιών |
| ③ Οθόνη LCD | ⑥ Αισθητήρας |

Διεργασίες Πλήκτρου Λειτουργιών

Ενέργεια	Λειτουργία
Πιέστε το πλήκτρο σταθερά για 5 sec	Ενεργοποίηση & Έναρξη Καταγραφής
Πιέστε το πλήκτρο μια φορά	Επαναφορά από Αναμονή και Εναλλαγή Σελίδων
Πιέστε το πλήκτρο σταθερά για 5 sec	Ενεργοποίηση & Τερματισμός Καταγραφής

Οδηγίες Χρήσης - Διαχείρισης

Το Καταγραφικό Θερμοκρασίας Haier HETL-01 είναι ρυθμισμένο και έτοιμο για χρήση χωρίς να απαιτείται λογισμικό!!! Η πρώτη καταγραφή θα γίνει 30 λεπτά μετά την ενεργοποίησή του (Start Up Delay = 30 min)

Ενεργοποίηση & Έναρξη Καταγραφής

Πιέστε παρατεταμένα για 5 Δευτερόλεπτα το Πλήκτρο Λειτουργιών ώστε να ενεργοποιηθεί και να ξεκινήσει η καταγραφή θερμοκρασίας.

Στην Οθόνη LCD θα δείτε το εικονίδιο "▶" να αναβοσβήνει!!!

Παύση & Τερματισμός Καταγραφής

Πιέστε παρατεταμένα για 5 Δευτερόλεπτα το Πλήκτρο Λειτουργιών ώστε να ενεργοποιηθεί και να τερματιστεί η καταγραφή θερμοκρασίας.

Στην Οθόνη LCD θα δείτε το εικονίδιο "■"

Απεικόνιση & Αποθήκευση Δεδομένων



1. Ξεβιδώστε το διαφανές κάλυμμα.

2. Συνδέστε σε θύρα USB το Καταγραφικό και το αρχείο δεδομένων θα δημιουργηθεί αυτόματα και το καταγραφικό θα εμφανιστεί ως Αφαιρούμενη Μονάδα Δίσκου. Αποθηκεύστε το αρχείο.